

# Abby 操作过程(SOP)

1. 打开仪器电源，开关在仪器左后下方




2. 打开电脑主机，显示器电源（注意仪器所连电脑非一体机）。电脑主机开关在显示器背后，开关位置如下图，显示器开关在右下侧。




3. 打开V4.0版本的Compass软件


a) 显示如下图，表明软件已连接到仪器

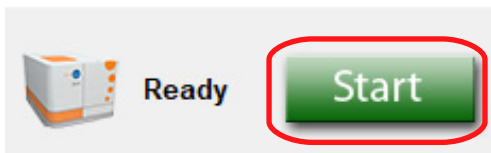

b) 如果未显示上述图标，表明软件未连接到仪器。点击Instrument，然后点击Connect，出现绿色的Start，表明已连接至仪器。

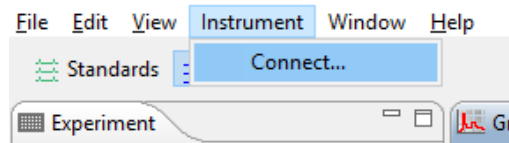

4. 如果当天第一次开机，点击Instrument，选择Self-Test进行自检。如果不是，可跳过这一步。

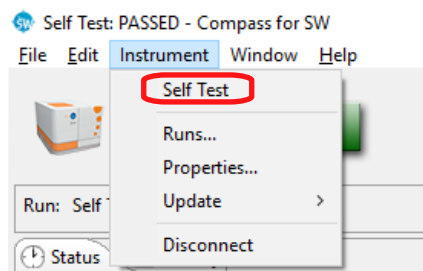

5. 按照试剂盒说明书制备好样品，并加入到预分装板，离心后，将预分装板和毛细管卡盒放入仪器

6. 点击Start开始运行。

7. 运行结束后，取出预分装板和毛细管卡盒

8. 依次关掉软件、仪器电源和电脑